

Bitte Vor Beginn Der Installation Lesen

Während der Installation erhalten Sie die Gelegenheit, Ihre bestehende Datenbank auf xChekPlus* zu aktualisieren.

- Bei der bestehenden Datenbank muss es sich um xChek* Version 3.3 handeln. Sollte es sich bei der Datenbank um eine frühere Version handeln, wenden Sie sich für Anweisungen an den Technischen Service oder an den zuständigen Außendienstmitarbeiter.
- Erstellen Sie eine Kopie der Datenbank, bevor Sie die xChekPlus-Aktualisierung durchführen.
- Bei einer umfangreichen Datenbank kann das Upgrade mehrere Stunden dauern. IDEXX empfiehlt, die neueren Daten in eine kleinere Datenbank zu exportieren, diese kleinere Datenbank zu konvertieren und die älteren Daten zu einem späteren Zeitpunkt zu konvertieren. Anweisungen sind dem Abschnitt „Konvertieren von Datenbanken nach der Installation“ auf Seite 3 dieses Dokuments zu entnehmen.
- Einige Testcodes haben sich geändert. Um diese Tests und die dazugehörigen Daten zu konvertieren, müssen Sie die neuen Testcodes während der Datenbankkonvertierung manuell auswählen (siehe Schritt 11 unter „Installieren der xChekPlus* Software über das Web“ unten). Eine Liste der alten und neuen Testcodes ist im Leitfaden für die Zuordnung der Testcodes auf Seite 5 dieses Dokuments aufgeführt.

Wichtig: xChekPlus unterstützt nicht alle benutzerdefinierten Tests, die Sie möglicherweise in Ihrer Datenbank haben. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an den Technischen Service oder Ihren IDEXX Vertreter.

Installieren der Software:

1. Schließen Sie alle anderen Programme auf Ihrem Computer.
2. Legen Sie die xChekPlus-CD in Ihr CD-Laufwerk.
3. Doppelklicken Sie auf Ihrem Windows* Desktop auf **Mein Computer** (oder **Computer**, je nach Ihrer Version von Windows).
4. Doppelklicken Sie auf die Beschriftung für das CD-Laufwerk. Der Inhalt der CD wird angezeigt.
5. Doppelklicken Sie auf **setup.exe**, um den Setup-Assistenten zu starten.
6. Fahren Sie mit **Schritt 3** im folgenden Abschnitt.

Installation von xChekPlus:

1. Befolgen Sie die Anweisungen auf idexx.com/xchekdownload, um die xChekInstaller.exe Datei auf Ihren Computer herunterzuladen.
2. Schließen Sie alle auf dem Computer offenen Programme und doppelklicken Sie auf **xChekInstaller.exe**, um den Installationsassistenten auf Ihrem Computer zu starten.
3. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten, um die Software zu installieren.
 - a. Wenn Sie zur Angabe des Laufwerks und Ordners aufgefordert werden, in dem xChekPlus installiert werden soll, empfiehlt IDEXX, die Standardeinstellung C:\xChekPlus beizubehalten.
 - b. Wenn Sie auf die Aufforderung zur Eingabe der Zugangsberechtigung für das Programm die Option „Jeder“ wählen, kann jeder, der sich in diesem Computer anmeldet auf das Programm zugreifen. Bei der Wahl von „Nur ich“, haben nur Sie Zugriff auf das Programm.
4. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das xChekPlus-Symbol oder wählen Sie in der Taskleiste **Start> Programme> xChekPlus> xChekPlus**. Daraufhin öffnet sich das Dialogfeld „Passwort“.

5. Wenn Sie ein Administratorpasswort festlegen möchten, geben Sie das Passwort jetzt ein, bestätigen Sie dieses und wählen Sie anschließend **OK**.
Wenn Sie ein Administratorpasswort festgelegt haben, müssen Sie das Passwort zum Ausführen administrativer Funktionen eingeben, z. B. zum Löschen einer Sprache oder eines Berichts.
Für Passwörter muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden, sie müssen 4–12 Zeichen lang sein und können Zahlen und Buchstaben enthalten.
Hinweis: Falls Sie ein Passwort nicht aktivieren möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**. Sie können Passwörter auch erst später aktivieren, indem Sie **Optionen > Systemsicherheit verwalten** auswählen.
6. Wählen Sie im Dialogfeld „Manage Languages“ (Sprachen verwalten) die gewünschte Sprache und klicken Sie zunächst auf **„Make Default“** (Standardeinstellung) und dann auf **„Close“** (Schließen).
Hinweis: Während der Installation ist Englisch die Standardsprache. Anweisungen zum Hinzufügen weiterer Sprachen und Ändern der Standardsprache finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen einer Sprache“ auf Seite 4.
7. Überlegen Sie, ob Sie Ihre Datenbank aktualisieren sollten. Bedenken Sie folgende Faktoren:
 - a. Bei einer sehr großen Datenbank kann das Upgrade mehrere Stunden dauern. Die Datenbank kann auch später aktualisiert werden. In diesem Fall schließen Sie das Dialogfeld zum Aktualisieren der Datenbank und lesen Sie den Abschnitt „Konvertieren von Datenbanken nach der Installation“ auf Seite 3 dieses Dokuments.
 - b. Bei der bestehenden Datenbank muss es sich um xChek Version 3.3 handeln. Sollte es sich bei der Datenbank um eine frühere Version handeln, schließen Sie das Dialogfeld zum Aktualisieren der Datenbank und wenden Sie sich an den Technischen Service oder an den zuständigen Außendienstmitarbeiter.
 - c. Wenn es sich um eine Datenbank der Version 3.3 handelt und Sie die Aktualisierung durchführen möchten, fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.
8. Wenn Sie die Test-Vorlagen aus Version 3.3 in xChekPlus übertragen möchten, müssen Sie darauf achten, dass die Ausrichtung der Test-Vorlagen (horizontal oder vertikal) in beiden Datenbanken identisch eingestellt ist:
 - a. Öffnen Sie xChek 3.3, wählen Sie **Database > Assays** (Datenbank > Tests) und wählen Sie anschließend den gewünschten Test.
 - b. Klicken Sie im Test-Fenster auf die Schaltfläche **„Basic“** (Grundeinstellung). Schreiben Sie sich die Ausrichtung des Tests auf.
 - c. Schließen Sie das Dialogfeld zum Aktualisieren der Datenbank in xChekPlus. Wählen Sie anschließend **Datenbank > Tests** und dann den gleichen Test unter Beachtung der Ausrichtung.
 - d. Falls sich die Testausrichtung in xChekPlus von der in xChek 3.3 unterscheidet, ändern Sie die Ausrichtung des xChekPlus-Tests entsprechend und schließen Sie das Dialogfeld.
 - e. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Tests der Version 3.3, die Sie übertragen möchten.
 - f. Wählen Sie **Database > Convert xChek Database** (Datenbank > xChek-Datenbank konvertieren), um das Dialogfeld „Upgrade Database“ (Datenbank aktualisieren) wieder zu öffnen, und fahren Sie mit **Schritt 10** fort, um die Aktualisierung der Datenbank durchzuführen.
9. Falls Sie die Vorlagen aus Version 3.3 nicht in xChekPlus übertragen möchten, müssen diese zuerst gelöscht werden:
 - a. Öffnen Sie xChek 3.3 und wählen Sie **File > Template** (Datei > Vorlage).
 - b. Wählen Sie die nicht benötigten Vorlagen aus, indem Sie diese bei gedrückter STRG-Taste anklicken, und anschließend auf Löschen klicken.
 - c. Fahren Sie mit **Schritt 10 fort**, um die Aktualisierung der Datenbank durchzuführen.
10. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, suchen Sie die Datenbank, die aktualisiert werden soll, und klicken Sie auf **Öffnen**.
Die roten angekreuzten Kreise im Aktualisierungs-Statusfenster zeigen an, welche Tests den neuen Testcodes manuell zugeordnet werden müssen (im nächsten Schritt beschrieben). Die Tests, die automatisch den gleichen Codes in xChekPlus zugeordnet werden, sind mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.

11. Wählen Sie die mit rotem Kreis gekennzeichneten Tests aus, die konvertiert werden sollen, und wählen Sie unter „Zuordnen“ den entsprechenden xChekPlus-Code aus. Eine Liste der alten und neuen Testcodes ist im Leitfaden für die Zuordnung der Testcodes auf Seite 5 dieses Dokuments aufgeführt.

Wichtig: Wenn kein Test zur Zuordnung vorhanden ist, werden Test und Daten nicht in die xChekPlus-Datenbank übertragen, verbleiben aber in der xChek 3.3-Datenbank. xChekPlus unterstützt nicht alle benutzerdefinierten Tests, die Sie möglicherweise in Ihrer Datenbank haben. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an den Technischen Service oder Ihren IDEXX Vertreter.

12. Nachdem alle infrage kommenden Tests zugeordnet wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**. Im Aktualisierungs-Statusfeld werden Sie gefragt, ob Sie die Daten in die aktuelle Datenbank importieren möchten.
13. Klicken Sie auf Ja. Die Aktualisierung beginnt und im Fenster „Aktualisierungs-Status“ wird der Fortschritt angezeigt.

oder

Klicken Sie auf **Nein**, um eine andere Datenbank auszuwählen oder in eine neue, leere Datenbank zu importieren. Wenn Sie in eine neue Datenbank importieren, geben Sie den Namen der neuen Datenbank in das Fenster **Dateiname** ein und klicken Sie dann auf **Speichern**. Die Aktualisierung beginnt; wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

14. Prüfen Sie bitte nach Abschluss aller Aktualisierungen, ob alle Daten konvertiert wurden. Prüfen Sie, ob folgende Daten vorhanden sind:
 - Referenzdaten (Veterinär, Besitzer usw.)
 - Rohdaten
 - Namensstrukturen

Wichtig: Falls Testlaufdaten nicht konvertiert wurden, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Es wird eine Logdatei erstellt, die zeigt, welche Testläufe nicht konvertiert worden sind.

Wenn Daten fehlen, wenden Sie sich für Unterstützung an den Technischen Service oder an den zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Einrichten eines Readers und Anpassen der Berichte:

1. Wählen Sie in der Menüleiste die Option **Datei > Reader Setup**, um das Dialogfenster zum Einrichten des Readers zu öffnen.
2. Wählen Sie Ihren Reader aus der Liste aus.
3. Wenn es sich um ein Gerät mit serielltem Anschluss handelt, ändern Sie die Hardware-Angaben entsprechend und bestätigen Sie, dass es sich beim angegebenen COM-Anschluss um denjenigen handelt, den Sie beim Einstecken des Readers gewählt haben (Angaben gegebenenfalls berichtigen).

Hinweis: Bei neueren Reader mit USB-Anschluss werden diese Details nicht angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Standard**, um diesen Reader als Ihr Standardreader auszuwählen.
5. Klicken Sie auf **Speichern** und dann auf **Schließen**.
6. Wählen Sie in der xChekPlus Menüleiste **Optionen > Berichtskonfiguration**, um das Dialogfenster zum Verwalten der Berichtskonfiguration zu öffnen.
7. Füllen Sie die drei Textfelder auf der Registerkarte „Kopfzeile“ aus und laden Sie Ihr Firmenlogo hoch, falls gewünscht. Diese Informationen und das Logo werden dann in der Kopfzeile aller Ihrer Berichte angezeigt.

Drücken Sie F1 für Anweisungen zum Hochladen eines Logos oder lesen Sie im Online-Hilfesystem zu xChekPlus innerhalb der Software nach.

8. Klicken Sie auf **Speichern** und dann auf **Schließen**.

Konvertieren von Datenbanken nach der Installation:

1. Kopieren Sie alle Datenbanken, die konvertiert werden sollen, wie folgt in einen Ordner:
 - a. Erstellen Sie einen Ordner auf Ihrer Festplatte und nennen Sie diesen „Zu konvertierende Datenbanken“ oder ähnlich.
 - b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenbankdatei, die konvertiert werden soll, und wählen Sie **Kopieren**.
 - c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner „Zu konvertierende Datenbanken“ und wählen Sie **Einfügen**.
 - d. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Datenbank, die konvertiert werden soll.
2. Melden Sie sich in xChekPlus an.
3. Wählen Sie **Datenbank > xChek-Datenbank konvertieren**.
4. Folgen Sie den Schritten 10–14 unter „Installieren der xChekPlus* Software über das Web“ auf Seite 1 dieses Dokuments, um die Datenbank zu konvertieren.

Hinzufügen einer Sprache

Die Standardsprache für die xChekPlus*-Software ist Englisch. Sie können jedoch andere Sprachen hinzufügen und die Standardsprache wechseln. Dazu verwenden Sie das Dialogfeld „Manage Languages“ (Sprachen verwalten).

Wenn eine neue Sprache verfügbar wird, stellt IDEXX einen „Plugin“-Ordner für die Sprache zur Verfügung, den Sie im Ordner der Sprachen-Plugins auf Ihrem Computer speichern müssen (in der Regel unter C:\xChekPlus\Plugins\Languages [Sprachen]). Dann befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um die Sprache zur xChekPlus-Software hinzuzufügen.

Hinzufügen einer Sprache:

1. Legen Sie auf Ihrem Desktop einen Ordner mit dem Namen „**xChekPlus – Sprache Home**“ an.
2. Gehen Sie im Webbrowser zur xChekPlus-Download-Seite (idexx.com/xchekplusdownload).
3. Wählen Sie aus der Liste von Sprachen-Plug-in-Dateien die gewünschte Sprache aus.
4. Auf die Aufforderung hin klicken Sie auf „Speichern unter“ und speichern Sie die Datei auf Ihrem Desktop.
5. Öffnen Sie die eben heruntergeladene ZIP-Datei und kopieren Sie die zwei enthaltenen Dateien in den von Ihnen angelegten Ordner „**xChekPlus – Sprache Home**“.
6. In xChekPlus wählen Sie in der **Menüleiste Optionen > Sprachen verwalten**. Das Dialogfeld „UI-Sprachen verwalten“ öffnet sich.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Hinzufügen**“ und geben Sie auf die Aufforderung hin das Administratorpasswort ein. Ein Passwort ist nur erforderlich, wenn die Schutzeinrichtung aktiviert ist. Das Dialogfeld „Ordner suchen“ öffnet sich.
8. Navigieren Sie zum Desktop, wählen Sie den Ordner „**xChekPlus – Sprache Home**“ und klicken Sie auf **OK**. Die Sprache wird installiert.
9. Wenn die Meldung „Import erfolgreich“ angezeigt wird, klicken Sie auf **OK**. Die Sprache ist jetzt in der Liste der Sprachen aufgeführt.
10. Wählen Sie die Sprache aus der **Liste der Sprachen** aus.
11. Klicken Sie im Abschnitt Sprachinformationen auf die Schaltfläche „**Standardeinstellung**“, um die Sprache als Standardsprache auszuwählen. Die Überschriften und die Beschriftungen der Schaltflächen werden sofort in der neuen Sprache angezeigt.
12. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Schließen**“, um das Dialogfeld „UI-Sprachen verwalten“ zu schließen.

Leitfaden für die Zuordnung der Testcodes

In der Tabelle unten sind die Tests, die den neuen xChekPlus-Testcodes zugeordnet werden müssen, in der Spalte „Maßnahme erforderlich“ mit einem roten X gekennzeichnet. Sie dürfen nur die Testcodes zuweisen, die in Ihrem Labor verwendet werden. Bei der Aktualisierung einer xChek-Datenbank auf xChekPlus werden in der Liste von Tests im Zuordnungsfenster nur die Tests aufgeführt, die in der zu aktualisierenden Datenbank existieren.

Alter Testcode	Testname	xChekPlus Testcode	Maßnahme erforderlich	Anmerkungen	Spezies
AE	IDEXX AE Ab Test	AE	keine		Geflügel
AI	IDEXX AI Ab Test	AI	keine		Geflügel
Alms	IDEXX AI MultiS-Screen Ab Test	Alms	keine		Geflügel
ALV-J	IDEXX ALV-J Ab Test	ALV-J	keine		Geflügel
APP	IDEXX APP-ApxIV Ab Test	APP	keine		Schwein
APP-Apx IV	IDEXX APP-ApxIV Ab Test		keine	Nicht mehr verwendet	Schwein
APV	IDEXX APV Ab Test	APV	keine		Geflügel
BabMBUS	<i>Brucella Abortus</i> Milk Bulk (U.S.)		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
BabM-PQ	IDEXX Brucellosis Milk Ab Test	BrucM	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BabMQUS	<i>Brucella Abortus</i> Milk Quarter (U.S.)		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
BabOUS	<i>Brucella Abortus</i> (OUS)		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
BabSBOV	<i>Brucella Abortus</i> Serum BOV		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
BabSI-IP	IDEXX Brucellosis Serum Ab Test	BrucS	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BabSP-IP	IDEXX Brucellosis Serum Ab Test	BrucSP	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BabSSR	<i>Brucella Abortus</i> Serum SR		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
BHV1 1–11	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 1–10	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BHV1 11–21	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 11–20	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BHV1 21–31	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 21–30	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BHV1 31–41	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 31–40	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BHV1 41–51	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 41–50	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BLVMs-PQ	IDEXX Leukosis Milk Screening Ab Test	BLVsM	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BLVMv-PQ	IDEXX Leukosis Milk Verification Ab Test	BLVvM	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BLVs	Bovine Leukemia Virus (Screening)		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
BLVsblk-PQ	IDEXX Leukosis Blocking Ab Test	BLVBlocking	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BLVsS-PQ	IDEXX Leukosis Serum Screening Ab Test	BLVsS	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer

Alter Testcode	Testname	xChekPlus Testcode	Maßnahme erforderlich	Anmerkungen	Spezies
BLVv	Bovine Leukemia Virus (Verification)		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
BLVvON	Bovine Leukemia Virus (Verification) Overnight		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
Brucovis	IDEXX <i>Brucella ovis</i> Ab Test	Brucovis	keine		Wiederkäuer
BSE	HerdChek* BSE Ag Test	BSE	keine		Wiederkäuer
BSEScSR	HerdChek* BSE-Scrapie Ag Test	BSEScrum	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BlueT70/80	IDEXX Bluetongue Competition Ab Test	BTV	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BVDP80I-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Test	BVDAbP80S	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BVDP80M-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Test	BVDAbP80M	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BVDP80P-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Test	BVDAbP80SP	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BVDvAb	IDEXX BVDV Total Ab Test	BVDvAb	keine		Wiederkäuer
BVDvAbBM	IDEXX BVDV Total Ab Test	BVDvAbBM	keine		Wiederkäuer
BVDvAgEN	IDEXX BVDV Ag/Serum Plus Test	BVDvAgEN	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BVDvAgL	IDEXX BVDV Ag Leukocytes Test	BVDvAgL	keine		Wiederkäuer
BVDvAgS	IDEXX BVDV Ag/Serum Plus Test	BVDvAgSP	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BVDvAgS/EN	IDEXX BVDV Ag Test (U.S.)	BVDvAgSEN	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BVDvAgS/ENO	IDEXX BVDV Ag Test (U.S.)	BVDvAgSEN-ON	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BVDx2LEN	IDEXX BVDV PI X2 Ag Test	BVDx2LEN	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
BVDx2SEN	IDEXX BVDV PI X2 Ag Test	BVDx2SEN	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
CAV	IDEXX CAV Ab Test	CAV	keine		Geflügel
CAV100	IDEXX CAV Ab Test (Vaccination)	CAV100	keine		Geflügel
ChekBrMLPO	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Test	BrucBM-ON2x	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
ChekBrMON	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Test	BrucM-ON 2X	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
ChekBrMSH	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Test	BrucM 2X	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
ChekBrS	IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Test	BrucS 2x	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
ChekBrSP	IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Test	BrucS-Pool 2x	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
CHEKITBLV	IDEXX Leukosis Serum X2 Ab Test	BLVs-Ind	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer

Alter Testcode	Testname	xChekPlus Testcode	Maßnahme erforderlich	Anmerkungen	Spezies
CHEKITBLVP	IDEXX Leukosis Serum X2 Ab Test	BLVs-Pool	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
CHEKIT-NEO	IDEXX <i>Neospora</i> Ab Test	IDEXX NEO	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
CHEKITTOXO	IDEXX Toxotest Ab Test	Toxo	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
Chlamydia	IDEXX Chlamydiosis Total Ab Test	Chlamydia	keine		Wiederkäuer
CSF-Marker	IDEXX CSF Marker Test	CSF-Marker	keine		Schwein
CSF-Sero	IDEXX CSF Sero Ab Test	CSF-Sero	keine	Dieser Test wird aufgrund einer Änderung in den Kalkulationsdaten nicht in xCheckPlus konvertiert	Schwein
CSFVAb	IDEXX CSFV Ab Test	CSFVAb	keine		Schwein
CSFVAgS	IDEXX CSFV Ag Serum Test	CSFVag	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Schwein
CWD	HerdChek* CWD Ag Test	CWD	keine		Wiederkäuer
EIA	IDEXX cELISA EIA Test	EIA	keine		Pferd
EXP	Experimental Protocol		keine	Nicht mehr verwendet	Geflügel
FMD-3ABC	IDEXX FMD 3ABC Ab Test	FMD	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
Hypo	IDEXX Hypodermosis Serum Ab Test	HypoS	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
HypoMilk	IDEXX Hypodermosis Milk Ab Test	HypoM	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
IBD	IDEXX IBD Ab Test	IBD	keine		Geflügel
IBD-XR	IDEXX IBD-XR Ab Test	IBD-XR	keine		Geflügel
IBRgB	IDEXX IBR gB X2 Ab Test	IBRgB	keine		Wiederkäuer
IBRgBpool	IDEXX IBR gB X2 Ab Test	IBRgBpool	keine		Wiederkäuer
IBRgE	IDEXX IBR gE Ab Test	IBRgE	keine		Wiederkäuer
IBRgEM	IDEXX IBR gE Ab Test	IBRgEM	keine		Wiederkäuer
IBRInd	IDEXX IBR Individual Ab Test	IBRInd	keine		Wiederkäuer
IBRpool	IDEXX IBR Pool Ab Test	IBRpool	keine		Wiederkäuer
IBRs	Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (Screening)		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
IBRTnkM	IDEXX IBR Pool Ab Test	IBRTnkM	keine		Wiederkäuer
IBRv	Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (Verification)		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
IBV	IDEXX IBV Ab Test	IBV	keine		Geflügel
InfAavian	IDEXX Influenza A Ab Test	INFAavian	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Geflügel
InfAother	IDEXX Influenza A Ab Test	Influenza A	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Schwein
JohnesAb	Johne's Antibody		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer

Alter Testcode	Testname	xChekPlus Testcode	Maßnahme erforderlich	Anmerkungen	Spezies
LLAB	IDEXX ALV Ab Test	LLAB	keine		Geflügel
LLAG	IDEXX ALV Ag Test	LLAG	keine		Geflügel
Mbovis	IDEXX <i>M. bovis</i> Ab Test	MBovis	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
MG	IDEXX MG Ab Test	MG	keine		Geflügel
MGSR	<i>Mycoplasma gallisepticum</i> SR		keine	Nicht mehr verwendet	Geflügel
Mhyo	IDEXX <i>M. hyo.</i> Ab Test	Mhyo	keine		Schwein
MMt	IDEXX MM Ab Test	MMt	keine		Geflügel
MMtSR	<i>Mycoplasma meleagridis</i> SR		keine	Nicht mehr verwendet	Geflügel
MptabSC	<i>Mycobacterium paratuberculosis</i> Antibody SC		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
MptAbSR	<i>Mycobacterium paratuberculosis</i> Antibody SR		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
MptMUS	IDEXX ZUORDNEN Ab Test	MptMUS	keine		Wiederkäuer
MptsMOUS	IDEXX Paratuberculosis Screening Ab Test	MptsMOUS	keine		Wiederkäuer
MptSPUS	IDEXX ZUORDNEN Ab Test	MptSPUS	keine		Wiederkäuer
MptsSPOUS	IDEXX Paratuberculosis Screening Ab Test	MptsSPOUS	keine		Wiederkäuer
MptvMOUS	IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Test		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
MptvSPOUS	IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Test		keine	Nicht mehr verwendet	Wiederkäuer
MS	IDEXX MS Ab Test	MS	keine		Geflügel
MSMG	IDEXX MG/MS Ab Test	MSMG	keine		Geflügel
MSSR	<i>Mycoplasma synoviae</i> SR		keine	Nicht mehr verwendet	Geflügel
MVCAEVs-PQ	IDEXX MW/CAEV p28 Ab Screening Test	CAEV/MVVs	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
MVCAEVv-PQ	IDEXX MW/CAEV p28 Ab Verification Test	CAEV/MVv	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
MVVs	IDEXX CAEV/MVv Total Ab Test— Screening	MVVs	keine		Wiederkäuer
NDV	IDEXX NDV Ab Test	NDV	keine		Geflügel
NDVt	IDEXX NDV-T Ab Test	NDVt	keine		Geflügel
NEO	IDEXX <i>Neospora</i> X2 Ab Test	IDEXX NEO X2	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
ORT	IDEXX ORT Ab Test	ORT	keine		Geflügel
PM	IDEXX PM Ab Test	PM	keine		Geflügel
PMt	IDEXX PM-T Ab Test	PMt	keine		Geflügel
Pregnancy	IDEXX Bovine Pregnancy Serum	Pregnancy Serum	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
PregMilk	IDEXX Bovine Pregnancy Milk	Pregnancy Milk	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
PRRS	IDEXX PRRS 2XR Ab Test	PRRS	keine		Schwein
PRRS OF	IDEXX PRRS OF Ab Test	PRRS OF	keine		Schwein
PRRS X3	IDEXX PRRS X3 Ab Test	PRRS X3	keine		Schwein

Alter Testcode	Testname	xChekPlus Testcode	Maßnahme erforderlich	Anmerkungen	Spezies
PRVg1	IDEXX PRV/ADV gl Ab Test	PRVgpl	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Schwein
PRVgB	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test	PRVgB	keine		Schwein
PRVgB ON	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test	PRVgB ON	keine		Schwein
PRVgB ON%	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test		keine	Nicht mehr verwendet	Schwein
PRVgB %	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test		keine	Nicht mehr verwendet	Schwein
PRVgB-fil	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test	PRVgB-fil	keine		Schwein
PRVgB-fil%	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test		keine	Nicht mehr verwendet	Schwein
PRVgp1-fil	IDEXX PRV/ADV gl Ab Test	PRVgpl-fil	keine	Nicht mehr verwendet	Schwein
PRVgpl(%)	IDEXX PRV/ADV gl Ab Test	PRVgpl(%)	keine		Schwein
PRVs	Pseudorabies Virus (screening)		keine	Nicht mehr verwendet	Schwein
PRVv	Pseudorabies Virus (verification)		keine	Nicht mehr verwendet	Schwein
Q Fever	IDEXX Q Fever Ab Test	Q-Fever	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
REO	IDEXX REO Ab Test	REO	keine		Geflügel
REV	IDEXX REV Ab Test	REV	keine		Geflügel
Salm10%	IDEXX Schwein <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 10%	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Schwein
Salm 15%	IDEXX Schwein <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 15%	keine		Schwein
Salm 20%30	IDEXX Schwein <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 20%30	keine		Schwein
Salm 20%ON	IDEXX Schwein <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 20%ON	keine		Schwein
Salm 40%30	IDEXX Schwein <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 40%30	keine		Schwein
Salm 40%ON	IDEXX Schwein <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 40%ON	keine		Schwein
Scrapie	HerdChek* Scrapie Ag Test	Scrapie	keine		Wiederkäuer
SE	IDEXX SE Ab Test	SE	keine		Geflügel
SIV H1N1	IDEXX SIV H1N1 Ab Test	SIV H1N1	keine		Schwein
SIV H3N2	IDEXX SIV H3N2 Ab Test	SIV H3N2	keine		Schwein
TRCHIS	IDEXX Trachitest Serum Screening Ab Test	TRACHIs	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
TRCHISP	IDEXX Trachitest Serum Screening Ab Test	TRACHIs-Pool	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Wiederkäuer
Trich	IDEXX Trichinellosis Ab Test	Trichen	ZUORDNEN	Testcode wurde geändert	Schwein
TrichWB	IDEXX Trichinellosis Ab Test		keine	Nicht mehr verwendet	Schwein
TRT	Avian Rhinotracheitis		keine	Nicht mehr verwendet	Geflügel
TRTSV	Avian Rhinotracheitis Svanovir		keine	Nicht mehr verwendet	Geflügel
	IDEXX AI H5 Ab Test	AI H5	keine	Neu	Geflügel
	IDEXX Brucellosis Ovine/Caprine Ab Test	Brucovin/cap	keine	Neu	Wiederkäuer
	IDEXX <i>Cryptosporidium</i> Ag Test	Crypto	keine	Neu	Wiederkäuer
	IDEXX Rota-Corona-K99 Ag Test	RotaCor	keine	Neu	Wiederkäuer

Alter Testcode	Testname	xChekPlus Testcode	Maßnahme erforderlich	Anmerkungen	Spezies
	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test—Screening	CAEVs	keine	Neu	Wiederkäuer
	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test—Verification	CAEVv	keine	Neu	Wiederkäuer
	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test—Verification	MVVv	keine	Neu	Wiederkäuer
	IDEXX Chlamydiosis Verification Test	ChlamVC	keine	Neu	Wiederkäuer
	IDEXX Chlamydiosis Verification Test	ChlamVSR	keine	Neu	Wiederkäuer
	IDEXX IBR gB Blocking Ab Test	IBRgB B	keine	Neu	Wiederkäuer
	IDEXX Trachitest SerumVerification Ab Test	TRACHlv	keine	Neu	Wiederkäuer
	IDEXX Trachitest Serum Verification Ab Test	TRACHlv-Pool	keine	Neu	Wiederkäuer
	IDEXX <i>M. agalactiae</i> Screening Ab Test	MagSS	keine	Neu	Wiederkäuer
	IDEXX <i>M. agalactiae</i> Verification Ab Test	MagSV	keine	Neu	Wiederkäuer
	HerdChek* BSE-Scrapie Ag Test	BSESBoV	keine	Neu	Wiederkäuer
	IDEXX Schmallenberg Ab Test	SBV	keine	Neu	Wiederkäuer